

極東 HK半流動生培地

[組成] (1ℓ = 43g)

○カゼインペプトン	10.0g	○ギ酸ナトリウム	0.15g
○肉ペプトン	10.0g	○フマル酸ナトリウム	0.15g
○酵母エキス	5.0g	○リン酸一水素カリウム	0.4g
○ソーヤペプトン	4.0g	○リン酸二水素カリウム	0.8g
○ブドウ糖	1.0g	○塩化ナトリウム	2.5g
○亜硫酸ナトリウム	0.1g	○チオグリコール酸ナトリウム	0.3g
○アルギニン	1.0g	○溶性デンプン	5.0g
○ビタミンK₁	0.001g	○塩酸システィン	0.3g
○ヘミン	0.01g	○寒天末	1.5g
○ピルビン酸ナトリウム	1.0g		

pH7.0 ±

[特徴]

- 本培地は、キャップを開けるまで内部が嫌気状態に保たれており、常に最良の状態でご使用いただけます。
- 本培地はブルセラHK寒天培地(ウサギ)、あるいはブルセラHK寒天培地(R S)などに対応できる半流動培地で、アルギニン、ヘミン、ビタミンK₁、ピルビン酸ナトリウム、ギ酸ナトリウム、フマル酸ナトリウムの添加により広範囲の嫌気性菌の発育を支持します。

[注意事項]

- 本培地はビタミンK₁を含むため、光を避けて保存して下さい。
- 使用している試験管の内径に若干の誤差があることから、培地高さが見た目上異なる場合がありますが、内容量に差はありません。
- 輸送時の転倒、振動などによって、培地中に気泡が生じている場合があります。この場合は、キャップを開けずに湯浴で再溶解し、直ちに冷水中で固めてから使用して下さい。またこの操作の繰り返しは品質を劣化させますので、一度限りとして下さい。
- 使用済みの培地は、キャップをゆるめ121℃、15分間以上の高圧滅菌を行い、すみやかに廃棄して下さい。

[貯法]

遮光室温保存（高温を避け、暗所に保存して下さい。）

[有効期間]

6ヶ月

[包装]

50本（コードNo.06690）

発 売 元



極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8